

Lab Act Mikrobiologi

Blok RPS

Identifikasi	Gambar
<p>1. <u>Neisseria gonorrhoeae</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikroskopik <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk : coccus - Susunan : berpasangan - Warna : merah - Sifat : Gram (-) - Metode : Pewarnaan Gram 	<p>Mikroskopik</p> <p>nukleus PMN</p> <p>N. gonorrhoeae</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Makroskopik <ul style="list-style-type: none"> ↳ Media Thayer Martin Agar - Translusen - Tidak berpigmen - Mengandung vancomycin - Cembung & halus - Ukuran 0,5 - 1,0 mm 	<p>Makroskopik</p> <p>koloni berwarna putih keabuan</p>
<p>2. <u>Treponema pallidum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikroskopik <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk : Spiral halus - Susunan : Tunggal - Warna : Putih - Sifat : - - Metode : Dark-field Microscopy 	<p>Mikroskopik</p> <p>Dark Field Microscopy</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Makroskopik <ul style="list-style-type: none"> - Spiral halus - tiap bakteri tdd 8-14 gelombang - panjang : 5-15 mm - lebar : 0,1 - 0,2 mm 	<p>Makroskopik</p> <p>Modified Steiner silver stain</p>
<p>3. <u>Staphylococcus aureus</u></p> <p>Mikroskopik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Bulat • Susunan : bergerombol • Warna : ungu • Sifat : Gram (+) • Metode : Pewarnaan Gram 	<p>Mikroskopik</p> <p>bergerombol</p>

Identifikasi	Gambaran
<p>Makroskopik</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Media Manitol salt Agar (MSA) - koloni kuning emas dikelilingi zona kuning → (+) karena koloni meragi manitol sehingga media berubah warna dari merah ke kuning - Bulat (2-7 mm), cembung, permukaan halus berkilau 	<p>Makroskopik</p> <p>koloni <i>S. aureus</i> berwarna kuning menandakan meragi manitol</p> <p>media MSA media awalnya berwarna merah sebelum berubah</p>
<p><u>Escherichia coli</u> (Uji IMVIC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indole test → (+) Ada metabolisme Tryptophane • Methyl Red → (+) Produce Pyruvate acid • Voges Proskauer → (-) Tidak terdapat Acetoin • Citrate test → (-) Tidak menggunakan citrate as their sole carbon source • Motility test (+) Bakteri memiliki flagel & bergerak <p>- Uji TSIA</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • + / + gas, media terangkat • media berubah warna dari merah menjadi kuning ↳ bakteri dapat meragi glukosa - laktosa - sukrosa (TSI) 	<p>Indole Test (+) Methyl Red (+) Voges Proskauer (-) Citrate (-) Motility test (+)</p> <p>cincin merah : pemecahan tryptophane menjadi Indole</p> <p>berubah warna</p> <p>tdk mengandung acetoin dari butylene glycol</p> <p>TSIA</p> <p>berubah warna dari merah menjadi kuning (meragi glukosa, laktosa, sukrosa)</p> <p>Media terangkat, menghasilkan gas (+ / + gas)</p>